



ClearKlens

Tego 2000

VH25

Амфотерное дезинфицирующее средство

Описание

ClearKlens Tego 2000® - это концентрированное дезинфицирующее средство для применения в фармацевтической и косметической промышленности.

ClearKlens Tego 2000® представляет собой поверхностно-активную, бактерицидную амфотерную систему.

Особенности

- ClearKlens Tego 2000® является одним из ведущих средств, для заключительной дезинфекции в фармацевтической и косметической промышленности. Применяется для дезинфекции предварительно очищенных стен, полов, рабочих поверхностей и технологического оборудования.
- ClearKlens Tego 2000® сохранит свои бактерицидные свойства при нанесении на поверхность с низким уровнем загрязнения.
- Средство можно наносить в виде спрея или с помощью чистой щетки, ткани или губки. Небольшие запчасти могут быть погружены в раствор ClearKlens Tego 2000® для обработки.
- ClearKlens Tego 2000® может наноситься в виде аэрозоля.
- ClearKlens Tego 2000® является зарегистрированной торговой маркой компании Evonik (Germany).

Выгоды

- Без запаха
- Не портит поверхность
- Малотоксичен
- Широкого спектра действия
- Эффективно работает как в мягкой так и в жесткой воде

Инструкция по применению

ClearKlens Tego 2000® обычно используется в концентрации 0.5-2% (по объему) в водном растворе.



Pharma™



ClearKlens Tego 2000

VH25

Амфотерное дезинфицирующее средство

Основные характеристики

Внешний вид	Прозрачная, бесцветная или бледно-желтая жидкость
Относительная плотность (при 20°C)	0.998
pH (неразбавл. при 20°C)	8
ХПК	425 гO ₂ /г
БПК	0.142 гO ₂ /г
Содержание азота (N)	19 г/кг
Содержание фосфора (P)	нет

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (если применимо) в специальных емкостях\ танках, вдали от солнечного света и экстремальных температур. Полная информация по обращению и утилизации этого продукта предоставлены в паспорте безопасности продукта (SDS).

Совместимость

ClearKlens Tego 2000® безопасно для большинства видов нержавеющей стали, применяемых при изготовлении оборудования для фармацевтической и косметической промышленности (при использовании его в рекомендованных условиях). В случае непредвиденных последствий рекомендуется протестировать материалы на совместимость.

Микробиологические данные

ClearKlens Tego 2000® успешно прошел тест CEN 1276, EN 1650 и EN 13697. Он соответствует EN14476 для MVA. Он показал, что ClearKlens Tego 2000® обладает широким спектром действия против грам - положительных и грам-отрицательных бактерий, дрожжей и вирусов.

Доступные упаковки
20л канистры

Каждая партия снабжена сертификатом анализа, доступным на www.clearklens.com